

EQUIPO:	CENTRIFUGA	MARCA:	HETTICH EBA 20
DESCRIPCIÓN: Es un equipo mediante el cual se pone en rotación de forma controlada una muestra y aplicando fuerza centrífuga se acelera la separación de sus componentes o fases por decantación o sedimentación, según su densidad.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

1	Encienda el equipo del Switch ON/OFF (0 / I) ubicado en la parte posterior de la centrifuga.
2	Cargar la centrifuga con las cargas equilibradas y cerrarla.
3	Programar las RPM y el tiempo de centrifugación según el tipo de muestra: Suero: 10 min. 4000 RPM Plasma: 15 min. 4600 RPM Orina: 5 min. 2000 RPM
4	Pulsar el botón start para iniciar el proceso de centrifugado.
5	Después de ejecutado el proceso de centrifugado, esperar a que esta pare y proceda a abrirla.
6	Terminado el procedimiento apague el equipo del Switch ON/OFF (0 / I) ubicado en la parte posterior de la centrifuga.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	En el momento de realizar el centrifugado, mantener cerrada la tapa.
5	No utilizar tubos de muestra con fracturas que puedan ocasionar heridas infecciosas al usuario.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa de los paneles de control.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo.
- Limpiar cada uno de los porta muestras ya que estos pueden quedar con residuos de fluidos.
- Limpie la carcasa y botones con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.