


EQUIPO:	CONGELADOR	MARCA:	Electrolux
---------	------------	--------	------------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para mantener la cadena de frio de los medicamentos, muestras de laboratorio o geles que lo requieran.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

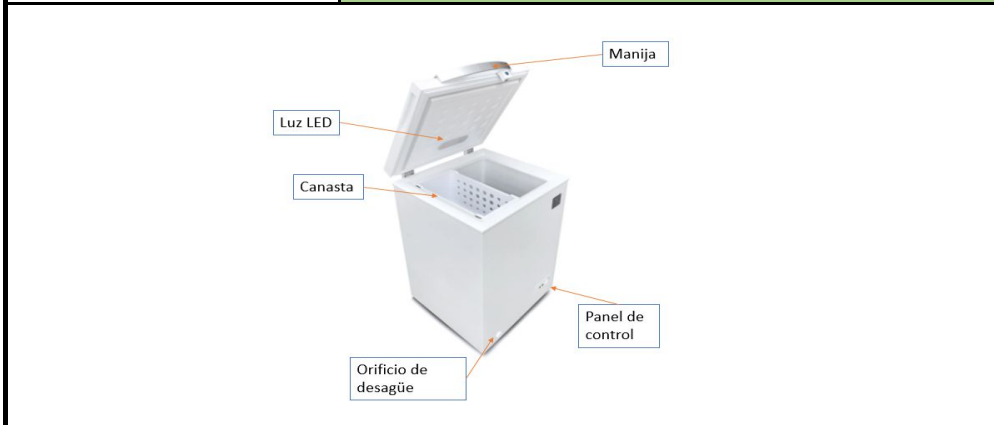

GUÍA DE MANEJO

1	<p>Gire la perilla del termostato para ajustar la temperatura.</p> <p>Posición OFF: el aparato está apagado</p> <p>Posición REFRIG.: el aparato funciona en modo Refrigerador.</p> <p>Para ajustar la temperatura más fría, gire el perilla del termostato hacia la derecha.</p> <p>Posición FREEZER: el aparato funciona en el modo Congelador.</p> <p>Para ajustar la temperatura más fría, gire el perilla del termostato hacia la derecha.</p> <p>Botón TURBO: Para congelar los alimentos más rápido, coloque el aparato en el modo FREEZER y presione el botón de TURBO. Pulse el botón de nuevo para salir del modo Fast Freezing cuando el aparato alcance la temperatura deseada o esperar doce horas hasta que el aparato salga del modo Fast Freezing automáticamente.</p>
2	<p>Cuando la Luz Verde está encendida, indica que el compresor está funcionando.</p> <p>Cuando la Luz Naranja está encendida, indica que el aparato está funcionando en el modo Fast Freezing.</p>

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El equipo debe estar conectado a la toma regulada (Naranja).
5	El equipo debe estar ubicado a mínimo 10cm de la pared para funcionar correctamente.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas normas:

- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.